


*Français*

## MODE D'EMPLOI

Refroidisseur à circulation

F250

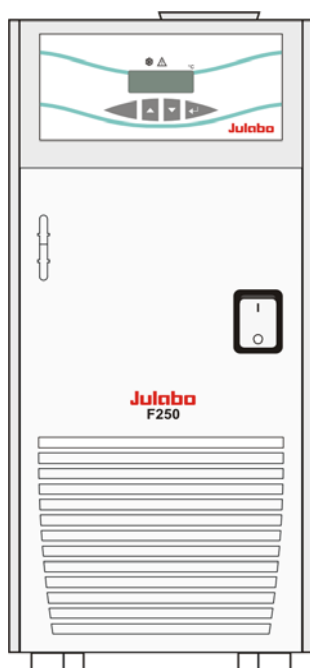

**Julabo**  
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

JULABO Labortechnik GmbH  
77960 Seelbach / Germany

☎ +49 (0) 7823 / 51-0

📄 +49 (0) 7823 / 24 91

✉ [info@julabo.de](mailto:info@julabo.de)

🌐 [www.julabo.de](http://www.julabo.de)

---

## Tous nos remerciements!

La Société JULABO vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée en achetant cet appareil. Ce mode d'emploi vous fera comprendre le mode de travail et les possibilités que vous offrent nos thermostats.

## Système qualité JULABO



Développement, production et distribution d'appareils thermostatiques pour la recherche et l'industrie sont conformes aux exigences de la norme

ISO 9001:2008. N°. d'enregistrement du certificat 01 100044846



Cet appareil a été testé selon la norme qualité: CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, 2. édition, incluant l'amendement 1 ou une version ultérieure de la même norme avec un niveau de test identique.

## Déballage et contrôle

Après déballage, contrôlez l'appareil et ses accessoires à d'éventuelles avaries de transport, et le cas échéant, les signalez immédiatement soit auprès du transporteur, de la S.N.C.F. ou des P.T.T. pour constatation du dommage.

1 952.4803

01/11

Printed in Germany

Sous réserve de modifications.

## Table des matières

1. Utilisation conforme .....	4
2. Responsabilité de l'utilisateur – Informations de sécurité .....	4
2.1. Environnement .....	6
2.2. C.E.E. – Conformité .....	7
3. Caractéristiques techniques.....	8
3.1. Equipements de sécurité .....	9
4. Recommandations de sécurité! .....	10
4.1. Explication des autres recommandations .....	10
4.2. Explication des autres recommandations .....	10
4.3. Recommandations de sécurité .....	10
5. Mise en place.....	12
5.1. Tuyaux .....	14
6. Eléments de fonction et de commande.....	15
7. Mise en service .....	16
7.1. Liquides de bain .....	16
7.2. Branchement secteur .....	17
7.3. Remplissage.....	17
7.4. Mise en route / Marche / Arrêt.....	17
7.5. Ajustage de température .....	18
7.6. AUTOSTART Marche / Arrêt.....	18
8. Equipements de sécurité .....	19
8.1. Sécurité de surchauffe .....	19
8.2. Sécurité de sous niveau .....	19
9. Pannes possibles / Messages d'alarme.....	20
10. Nettoyage de l'appareil, Réparation.....	21
10.1. Vidange .....	22
11. Garantie.....	23


## 1. Utilisation conforme

Les Refroidisseurs à circulation F250 JULABO sont prévus pour mettre des liquides de bain en température dans des cuves. Une pompe équipée de raccords, permet d'effectuer des travaux dans un système externe.



Les Refroidisseurs à circulation JULABO ne sont pas utilisables pour mettre directement en température de la nourriture ou autres denrées, ainsi que des produits médicaux ou pharmaceutiques.

Directement en température signifie: Contact direct non protégé entre le produit et le liquide de bain (médium).

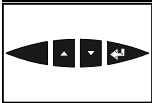

☑ La commande de cet appareil se fait par un clavier lisse protégé contre les éclaboussures.

La technique par microprocesseur permet d'ajuster, d'afficher et de mémoriser la valeur de consigne par le display LED.

☑ Le réglage électronique PID ajuste la puissance de chauffe au besoin effectif du bain.

## 2. Responsabilité de l'utilisateur – Informations de sécurité

Les produits de la Société JULABO Labortechnik GmbH offrent un fonctionnement sûr, s'ils sont installés, manipulés et contrôlés suivant les règles de sécurité générales. Ce chapitre explique les dangers potentiels liés à l'utilisation de thermostats et donne les principales mesures de sécurité à respecter pour si possible, éviter ces dangers.

L'utilisateur est responsable de la qualification du personnel utilisant l'appareil.

- Assurez-vous que les personnes utilisant l'appareil soient instruites dans ce travail.
- Les personnes utilisant ces appareils doivent être régulièrement informées sur les dangers éventuels liés à leur travail, ainsi que sur les mesures de sécurité à respecter.
- Assurez vous que toutes les personnes installe, utilise ou répare ces appareils aient connaissance des mesures de sécurité et qu'elles aient lues et compris le mode d'emploi.
- Si vous utilisez des produits dangereux ou pouvant le devenir, l'appareil ne doit être manipulé que par des personnes connaissant parfaitement l'appareil et le produit utilisé. Ces personnes doivent être à même d'évaluer les risques possibles dans leur globalité.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil ou sur le mode d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter !

**Contact** JULABO Labortechnik GmbH  
Eisenbahnstraße 45  
77960 Seelbach / Germany

☎ +49 (0) 7823 51-0

☎ +49 (0) 7823 2491

✉ [info@julabo.de](mailto:info@julabo.de)

🌐 [www.julabo.de](http://www.julabo.de)

## Remarques

- Vous avez acquis un produit qui a été développé pour un usage industriel. Malgré cela, évitez les coups contre le boîtier, les vibrations, n'abîmez pas le clavier lisse (poussoirs, display) ou un fort salissement.
- Assurez-vous que l'appareil est régulièrement contrôlé, en fonction de sa fréquence d'utilisation.
- Assurez-vous régulièrement, au minimum au moins tous les deux ans, que la signalétique concernant les signes de sécurité ou d'interdiction est bien en place.
- Assurez-vous que le circuit d'alimentation est à faible impédance, ceci évitera une influence sur d'autres appareils branchés sur le même circuit.
- L'appareil est utilisable dans un environnement électromagnétique défini. Ceci signifie que dans un tel environnement, des émetteurs comme p. un téléphone mobile, ne doivent pas être utilisés à proximité immédiate. Dû au rayonnement électromagnétique, d'autres appareils ayant des composants sensibles comme p.e. un moniteur peuvent être perturbés. Nous conseillons de maintenir un écartement minimum de 1 m.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C et ne doit pas être inférieure à 5°C.
- L'humidité relative ne doit pas dépasser 50 % (à 40 °C).
- N'entreposer pas l'appareil dans une atmosphère agressive. Protégez le contre le salissement.
- Protégez-le des rayons de soleil.

## Utilisation appropriée:

Le Refroidisseur à circulation ne doit être configuré, installé, réparé que par du personnel qualifié.




Pour son utilisation journalière un personnel qualifié n'est pas nécessaire. Vous pouvez former l'utilisateur.

## Remarques sur le travail

Faites particulièrement attention aux liquides de bain que vous employez. En aucun cas des liquides de bain corrosif ou acide ne doivent être employés! Faites attention à toutes les remarques de sécurité concernant le liquide utilisé (liquide de bain) et les recommandations jointes (spécifications de sécurité). N'utilisez l'appareil que dans un lieu suffisamment aéré (voir page 12).

Le Refroidisseur à circulation est inutilisable dans un environnement présentant un danger d'explosion.


Si des produits dangereux ou pouvant le devenir sont utilisés, **L'UTILISATEUR DOIT** placez les signes de sécurité joints **(1+2)**, à un endroit bien visible de l'appareil.

1		Etiquette d'avertissement jaune W00: Couleur: jaune, noir Signalisation d'un danger. Attention!  Lire la documentation. (Mode d'emploi, spécifications de sécurité)
2a		Etiquette M018 Couleur: bleu, blanc Avant mise en route lire impérativement les informations.  <b>Domaine de validité: EU</b>
ou		
2b		Semi S1-0701 Table A1-2 #9 Avant mise en route lire impérativement les informations.  <b>Domaine de validité:: USA, NAFTA</b>

## 2.1. Environnement

De nos jours on estime, que cet appareil contient du réfrigérant R134a inoffensif à l'égard de l'ozone. Quand même les prescriptions pour l'élimination peuvent changer pendant la longue durée de service. Pour cette raison l'élimination doit toujours être effectuée par des spécialistes.

Valable pour: Pays de l'EU

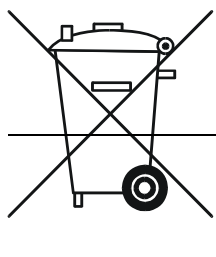

Directive 2002/96/EG du parlement Européen et du Conseil, du 27 Janvier 2003 pour les vieux appareils électrique et électronique.

La directive précise que, les appareils électrique ou électronique, portant le marquage d'une poubelle barré d'une croix, doivent être traités séparément. Renseignez vous et contactez une société autorisée dans votre pays. Une évacuation dans une poubelle ménagère (déchets non triés) ou une poubelle communale n'est pas autorisé!

## 2.2. C.E.E. – Conformité



Les produits décrits dans le mode d'emploi sont conformes aux directives des instructions générales Européennes suivantes :

Normes sur les machines pour l'harmonisation des modes d'emploi et de recommandations dans les pays membres.

La compatibilité des ondes électromagnétiques pour l'harmonisation des directives des pays membres sur la compatibilité électro magnétique.

**Julabo**

JULABO Labortechnik GmbH  
Eisenbahnstr. 45  
77960 Seelbach / Germany

### 3. Caractéristiques techniques

Refroidisseur à circulation		F250
Plage de température de travail	°C	+5 ... +40
Précision	°C	±0.5
Affichage de température:		
commande manuelle par clavier		affichage au LED-DISPLAY
Affichage de température		
Résolution	°C	0.1
Régulation de température		
		PID 1
Sondes de température		
		Pt 100
Sécurité de surchauffe		
		fixe à 85 °C
Sécurité de niveau		
		flotteur
Pompe de circulation:		
débit, max.. à 0 bar	l/min	15
pression, max. à 0 litre	bar	0.35
Contrôle de niveau		
		par tube verre
Volume de remplissage		
	litres	1.7 ... 2.6
Dimensions (lxpxh)		
	cm	24x40x52
Poids		
	kg	27.0
Température ambiante		
	°C	5 ... 40
Température de retour		
	°C	80
Compresseur		
		à un étage/ refroidissement par air
Liquide cryo-porteur		
		R134a
Puissance de refroidissement	°C	+20 +15 +10 +5
à 115 V / 60 Hz	W	250 240 220 210
à 200 V / 60 Hz	W	250 240 220 210
à 230 V / 60 Hz	W	250 240 220 210
à 230 V / 50 Hz	W	250 240 220 210
à 200 V / 50 Hz	W	220 210 195 185
médium: eau/glycol		
Alimentation 230 V/50 Hz		
Absorption de courant (à 230 V)	V/ Hz	207-253 / 50
	A	3.0
Alimentation 230 V/60 Hz		
Absorption de courant (à 230 V)	V/ Hz	207-253 / 60
	A	2.0
Alimentation 200 V/50-60 Hz		
Absorption de courant (à 200 V)	V/ Hz	190-210 / 50-60
	A	2.0
Alimentation 115 V/60 Hz		
Absorption de courant (à 115 V)	V/ Hz	103 -127 / 60
	A	4.0

Toutes les mesures ont été effectuées aux valeurs d'alimentation données sur l'appareil  
température ambiante 20 °C

### 3.1. Equipements de sécurité

Sécurité de surchauffe	fixe à 85 °C
Sécurité de niveau	flotteur
Annonce d'alarme	optique + acoustique (permanent)
Sécurité de surcharge du moteur de pompe et du moteur compresseur	
Répartition par classe selon DIN 12876-1	Classe I

#### Définition d'utilisation selon DIN EN 61 010, Partie 1:

Uniquement usage en intérieur.

Jusqu'à une altitude de 2000 m – zéro normal.

Température ambiante: +5 ... +40 °C (pour stockage et transport)

Humidité de l'air:

Humidité relative maximale 80 % pour température jusqu'à 31°C, diminuant linéairement jusqu'à une humidité relative de 50 % à une température de 40°C

Des différences de tension de  $\pm 10$  % sont admissibles.

L'appareil correspond à la classe de protection I

Classe de surtension II

Degré de pollution 2



#### **ATTENTION :**

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un environnement présentant un danger d'explosion

Normes d'anti-parasitages EN 61326 -1

L'appareil est un appareil ISM du Groupe 1 (utilisation en interne de hautes fréquences) et est classifié en Classe A (domaine d'utilisation artisanal et industriel)

## 4. Recommandations de sécurité!

### 4.1. Explication des autres recommandations



Le mode d'emploi énumère d'autres recommandations de sécurité, signalées par un triangle contenant un signe d'exclamation. „Attention, Avertissement d'une zone dangereuse. “

En rapport avec un mot de signalisation la signification du danger est classifiée.

Lisez et observez attentivement les instructions.



**AVERTISSEMENT:** Décrit un danger **possible** pour la vie et la santé de personnes. Le non respect de cette remarque peut avoir des conséquences graves pour la santé, pouvant aller jusqu'à des blessures mortelles.



**ATTENTION:**

Marque une situation qui est **peut-être** dangereuse. S l'on ne l'évite pas, des blessures légères ou petites peuvent être la conséquence.

Un avertissement de dommages matériels peut être incluse dans le texte.



**REMARQUE:**

Marque une situation qui est **peut-être** nuisible. Si l'on ne l'évite pas, le produit ou quelque chose dans ses environs peut être endommagé.

### 4.2. Explication des autres recommandations



**Recommandation!**

Pour attirer votre attention sur quelque chose en particulier.



**Important!**

Pour désigner les informations utiles pour l'emploi et l'utilisateur.

### 4.3. Recommandations de sécurité

Le mode d'emploi énumère d'autres recommandations de sécurité, signalées par un triangle contenant un signe d'exclamation. „Attention, Avertissement d'une zone dangereuse. “

En rapport avec un mot de signalisation la signification du danger est classifiée.

Lisez et observez attentivement les instructions.




- Ne branchez l'appareil que sur une prise pour réseau d'alimentation avec contact de mise à la terre (PE)!
- La prise de courant permet de séparer sûrement l'appareil du réseau d'alimentation. Elle doit donc être toujours accessible.
- Mettez l'appareil sur une surface plane sur un matériel **non inflammable**.
- Avant la mise en route, lisez impérativement le mode d'emploi.
- N'utilisez pas un appareil sans médium dans la cuve!
- Attendez que le liquide soit froid avant de vidanger l'appareil. Contrôlez la température du liquide avant de vidanger l'appareil. Risque de brûlures!

- Utilisez des tuyaux appropriés à la température de travail.
- Fixez les tuyaux avec des colliers.
- Evitez un coude des tuyaux.
- Contrôlez régulièrement les tuyaux utilisés (p.ex. fissures).
- Ne mettez pas en marche un appareil endommagé ou non étanche.
- Avant d'effectuer des travaux de service ou de réparation et avant de déplacer l'appareil, débrayez l'appareil et coupez la connexion au réseau d'alimentation.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur.  
Débrayer l'appareil et couper la connexion au réseau d'alimentation
- Vidangez l'appareil avant de le bouger ou déplacer!
- Transportez l'appareil avec soin.
- Pensez que des vibrations ou un choc peuvent causer des dommages à l'intérieur de l'appareil!
- Lisez les étiquettes de sécurité!
- N'enlevez aucune de ces étiquettes!
- Ne pas mettre en marche un appareil dont le câble d'alimentation est endommagé.
- Service- et réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et autorisé (électricien).

**AVERTISSEMENT:****Danger d'électrocution – court circuit avec incendie!**

Le trop plein (8) au dos de l'appareil ne doit pas être bouché! Si le trop plein est fermé, cela peut entraîner des dommages à l'appareil puisque le liquide va entrer dans l'appareil. Risque d'incendie avec le mélange eau: éthylène glycol.

## 5. Mise en place

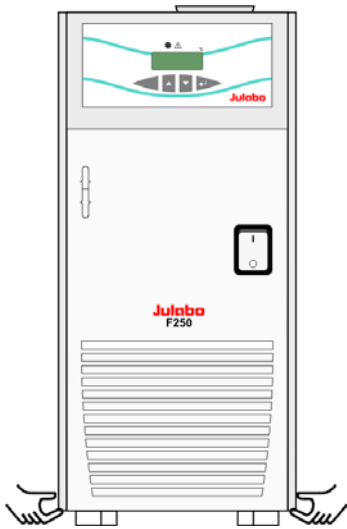

- Soulever et transporter l'appareil:  
Avec 2 personnes à l'avant et à l'arrière de l'appareil, saisir l'appareil par le bas et soulever. Pour transporter l'appareil, utiliser un chariot adapté.
- Mettez l'appareil sur une surface plane sur un matériel non-inflammable.
- Le moteur et l'électronique produisent de la chaleur qui est évacuée par les orifices d'aération.
- Ces orifices ne doivent pas être recouverts.
- Maintenez une distance minimum de 20 cm devant et derrière les grilles d'aération.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, ou directement au rayonnement du soleil.
- Faites attention à l'aération de la pièce où l'appareil est en service.

Cette pièce doit être suffisamment grande pour qu'elle ne soit pas chauffée par la chaleur dégagée par l'appareil. (température ambiante jusqu'à 40 °C).


D'après la norme EN 378, dans le cas d'une panne du circuit de refroidissement (fuite), une dimension précise de la pièce est définie en fonction de la charge en kg du gaz employé. La quantité de gaz employé est visible sur la plaque de signalisation.

> Pour 0,25 kg de R134a il faut prévoir une pièce de au moins 1 m<sup>3</sup>.






### ATTENTION:

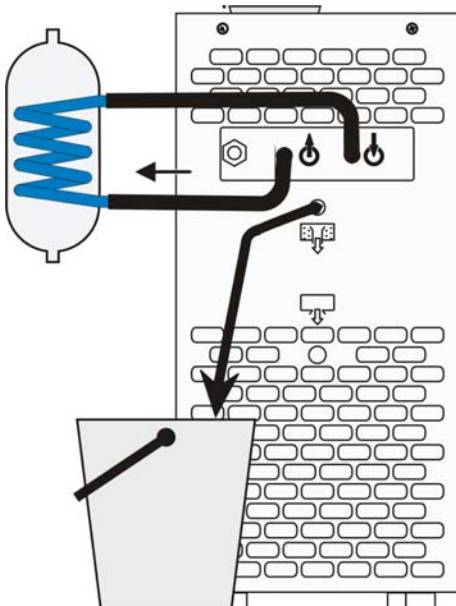Sécurisez tous les raccordements de tuyaux.  
Ne pas boucher le trop plein!



- Après la mise en place, attendre environ 1 heure avant la mise en marche de l'appareil.  
Ce laps de temps est nécessaire pour que les éventuels dépôts d'huile dans le capillaire, qui ont pu se former pendant le transport (p.e. appareil couché sur le côté), puissent être éliminés et pour que le compresseur atteigne sa puissance maximale de refroidissement.
- Branchez le système à refroidir sur les branchements de pompe allé et retour au dos de l'appareil.

 - Pompe foulante
  - Pompe aspirante  
 Branchement pour le trop-plein

- Raccorder un tuyau au trop-plein (8) placez l'autre extrémité dans un récipient approprié. Ce récipient doit impérativement se trouver plus bas que la sortie „trop-plein“.  
**Ne pas boucher le trop plein!**



**REMARQUE: Danger de débordement !**

Si le système externe à refroidir est placé plus haut que le refroidisseur à circulation, il faut éviter un retour du médium dans la cuve à l'arrêt de l'appareil.

**Sécurité de retour**

- A cet effet on peut brancher soit un robinet d'arrêt sur les sorties aspirante et foulante.

Réf. no.	Description
8 970 456	Robinet de pompe pour circuit externe, M16x1
8 970 444	Adaptateur pour tuyaux métalliques M10x1 Ext. sur M16x1 Ext.

Les questions suivantes doivent aider à reconnaître des dangers possibles et de minimaliser les risques.

- Tous les tuyaux et câbles électriques, sont-ils branchés et posés ?  
Mots de repères:  
Bords coupants, surfaces chaudes dans le labo, etc.
- Que faire si une substance dangereuse a été versée sur ou dans l'appareil ?  
Avant de commencer le travail informez-vous sur la substance et déterminez une méthode de décontamination.

## 5.1. Tuyaux



### **AVERTISSEMENT:**

- Utiliser des tuyaux adaptés à la température de travail.
- Les raccordements des tuyaux doivent être sécurisés.
- Eviter que les tuyaux se cassent.
- Vérifier régulièrement les tuyaux utilisés (p.ex. fissures).
- Service préventif: en utilisation moyenne, les tuyaux sont à changer régulièrement.

### **Nous recommandons les tuyaux suivants:**

<b>Réf. cde</b>	<b>Description</b>	<b>pour</b>
8930008	1 m Tuyaux CR <sup>®</sup> - 8 mm dia. Int. (-20 ... +120°C)	F250
8930310	1 m Tuyaux CR <sup>®</sup> - 10 mm dia. Int. (-20 ... +120°C)	F250

### **Isolant pour tuyau**


8930410 1 m Isolant pour tuyau, 14 mm dia. Int. CR<sup>®</sup>- Tuyaux 8 mm dia. Int.

### **Colliers**


8970480	2 Colliers pour tuyau, Grandeur 1	CR <sup>®</sup> -tuyau 8 mm dia. int.
8970481	2 Colliers pour tuyau, Grandeur 2	Tuyaux renforcé de tissu 8 mm dia. int.





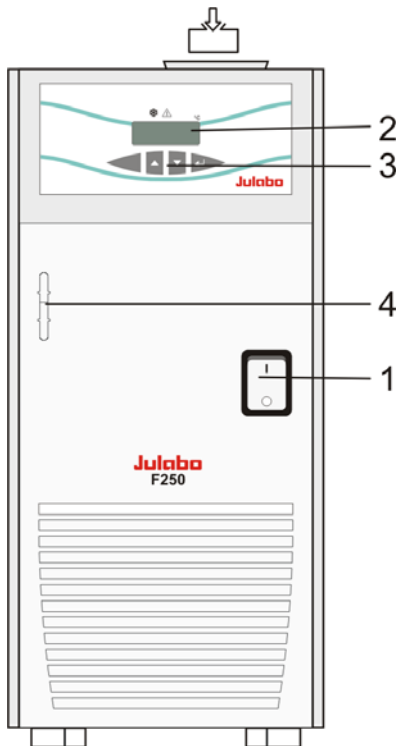


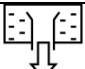

## 6. Éléments de fonction et de commande

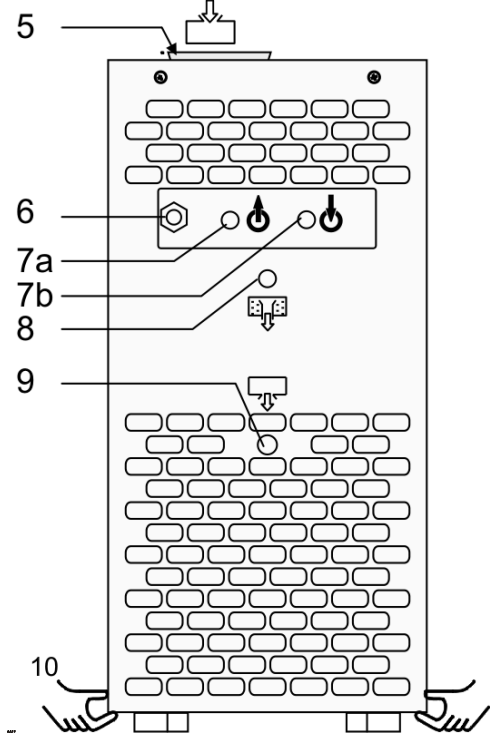Face avant



Face arrière



1		Interrupteur (protégés contre les éclaboussures) I en marche    O arrêt Dispositif de sécurité intégré
2.0		<b>Indication</b>
2.1		LED DISPLAY    affichage de la température
2.2		Lampe de contrôle:    Refroidissement
2.3		Lampe de contrôle:    Alarme
3.0		<b>Clavier</b> (protégés contre les éclaboussures)
3.1		Poussoirs éditeur (Valeurs plus/moins)
3.2		Poussoir Enter    Mémoriser une valeur/paramètre, Mise en route
4		Niveau de remplissage
5		Orifice de remplissage, en haut
6		Câble d'alimentation avec prise
7a		Raccord de pompe:    ⏻ - sortie    ⏿ - entrée
7b		
8		Branchement pour le trop-plein
9		Robinet de vidange
10		Poignée: Avec 2 personnes à l'avant et à l'arrière de l'appareil, saisir l'appareil par le bas et soulever

## 7. Mise en service

### 7.1. Liquides de bain



#### **ATTENTION:**

Avant d'utiliser un autre médium que ceux recommandés, prière de contacter impérativement JULABO, ou son représentant.

JULABO décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du choix d'un liquide caloporteur inadéquat. Pas de garantie pour l'utilisation d'autres liquides!

#### **Des alcools ne doivent pas être employés.**

##### **Eau:**

La qualité de l'eau peut varier en fonction du lieu.

- Dû à la concentration élevée de calcaire, l'eau dure n'est pas convenable pour le contrôle de la température et conduit à la calcification du bain.
- Une eau chargée en fer peut provoquer la formation de rouille même sur de l'inox.
- Une eau trop chargée en chlore peut provoquer la formation de trous par corrosion.
- N'utilisez pas d'eau distillée ou dé-ionisée. Ce type de liquide provoque une corrosion même sur de l'inox. Les propriétés de ces eaux provoquent une corrosion même sur de l'inox.

Risque de congélation aux températures de travail inférieures à 5 °C.

##### **Mélange eau/glycol :**

L'eau s'évapore dans le temps rendant le mélange inflammable. Pendant la période de montée en température, la haute température de surface du chauffage peut déclencher un feu. Contrôlez régulièrement le mélange et si nécessaire complétez avec de l'eau.

#### **Ce refroidisseur à circulation est utilisable avec les liquides de bain suivants:**

Liquide	Plage de température
JULABO Thermal G	-30 °C ... 80 °C
Mélange eau/glycol 1:1	-30 °C ... 50 °C
Eau douce, détartrée	+5 °C ... 80 °C

Réf. Cde.	Description	
8 940 124	JULABO Thermal G	10 litres
8 940 125	JULABO Thermal G	5 litres



Pour la liste des liquides caloporteurs recommandés veuillez vous renseigner sur notre site internet

**Contact:** [www.julabo.de](http://www.julabo.de)

## 7.2. Branchement secteur





### ATTENTION:

- Ne branchez l'appareil que sur une prise pour réseau d'alimentation avec contact de mise à la terre (PE)!
- La prise de courant permet de séparer sûrement l'appareil du réseau d'alimentation. Elle doit donc être toujours accessible.
- Ne pas mettre en marche un appareil dont le câble d'alimentation est endommagé.
- Vérifier régulièrement le câble d'alimentation (p.ex. fissures).
- Pas de garantie dans le cas d'un mauvais branchement!


Comparez votre secteur aux données sur la plaque signalétique de l'appareil.

## 7.3. Remplissage

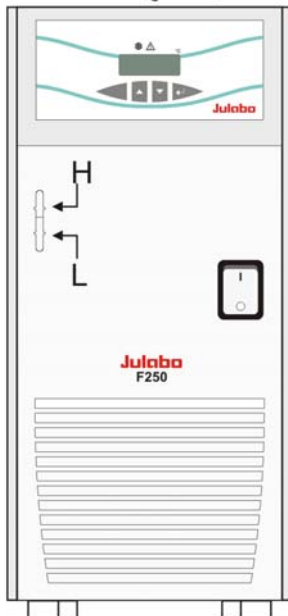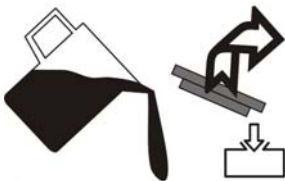


Faites attention que du liquide ne pénètre pas dans le refroidisseur à circulation.

- ① Mettez en place les tuyaux pour le système externe et contrôlez leur étanchéité.
- ① Contrôlez que le robinet de vidange soit fermé (9).

- Oter le bouchon de l'orifice de remplissage (5).
- Remplissez le liquide jusqu'à la marque „H“ de l'affichage de niveau.
- Mettez en marche le refroidisseur par l'interrupteur de réseau (1).
- Démarrez l'appareil en appuyant sur la touche  pendant environ 4 secondes.
- Le liquide de bain est pompé dans le système externe. Remplissez le liquide jusqu'à la marque „H“.
- Le refroidisseur est prêt à l'emploi.

## 7.4. Mise en route / Marche / Arrêt

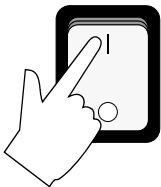


### Mise en route:

- L'appareil est mis sous tension par l'interrupteur. (1).


Pendant l'autotest qui suit, tous les segments au display MULTI-DISPLAY (LED), toutes les lampes de contrôle sont allumés. Après ce test, le numéro de version software de l'appareil est affiché.




L'affichage "OFF" indique que l'appareil est prêt à fonctionner

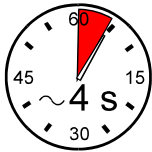

### Mise en marche du refroidisseur à circulation:

- Appuyez sur le poussoir  (Enter) pendant env. 4 secondes. La température actuelle du bain est affichée au DISPLAY LED.

### Arrêt du refroidisseur à circulation:




- Appuyez sur le poussoir  (Enter) pendant env. 4 secondes. Le refroidisseur à circulation peut être arrêté par l'interrupteur.

## 7.5. Ajustage de température

Ajustage d'usine: 25 °C ⓘ L'ajustage peut se faire dans l'état Marche ou Arrêt.

1. Appuyez l'un des poussoirs   pour afficher la valeur de consigne au lieu de la valeur effective.

Cette valeur est maintenant affichée pour env. 8 secondes et peut être modifiée.

2. Modifier la valeur:  
Appuyez le poussoir  pour augmenter la valeur.  
Appuyez le poussoir  pour diminuer la valeur.  
Maintenir le poussoir pour une modification rapide.
3. Appuyez sur le poussoir  pour confirmer.

## 7.6. AUTOSTART Marche / Arrêt


### Remarque:


L'appareil livré par JULABO est configuré suivant les recommandations N.A.M.U.R. Pour le fonctionnement, cela signifie que lors d'une microcoupure de courant, le thermostat doit se mettre dans état sûr. Cet état est indiqué au DISPLAY (LED) par „-OFF-“.

Les éléments principaux, chauffage et pompe, sont coupés du secteur sur les deux pôles.

Les valeurs entrées restent en mémoire. En actionnant le poussoir Start/Stop le thermostat est remis en fonction (si en commande manuelle avant l'arrêt).

Si ce standard de sécurité n'est pas nécessaire, on peut supprimer cette fonction (p.e. pour des manipulations de très longues durées). Ceci permet le redémarrage automatique du thermostat après une coupure de courant ou p.e. un démarrage programmé par une minuterie.

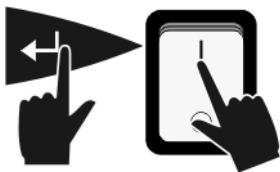

1. Appuyez en même temps et maintenir le poussoir Enter  et
  2. mettre l'appareil sous tension par l'interrupteur.
- La commutation est brièvement indiquée au LED.



⇒ AUTOSTART en fonction.



⇒ AUTOSTART hors fonction. (paramétrage d'usine).

**AVERTISSEMENT:**

Lors d'une mise en marche du thermostat par la fonction "AUTOSTART", il est impératif de s'assurer et de contrôler que la remise en marche sans surveillance ne présente aucun danger pour une installation ou des personnes.

## 8. Equipements de sécurité

### 8.1. Sécurité de surchauffe



La sécurité de haute température est fermement adaptée à 85°C et travaille sans dépendre du circuit de réglage.

Dans le cas d'une panne, cette sécurité coupe le compresseur et la pompe sur les deux pôles. La lampe de contrôle d'alarme s'éclaire, un signal acoustique continu se déclenche et le LED-DISPLAY affiche "Error 14".

### 8.2. Sécurité de sous niveau



Cette sécurité de sous niveau est indépendante du circuit de régulation. Lorsque la sécurité de sous niveau d'après IEC 61010-2-010 reconnaît un manque de liquide, la pompe et le compresseur sont coupés sur les deux pôles.

La lampe de contrôle d'alarme s'éclaire, un signal acoustique continu se déclenche et le LED-DISPLAY affiche "Error 01".

- ⓘ Arrêtez l'appareil, contrôlez ce qui a provoqué la perte de niveau.  
Complétez le niveau et remettez l'appareil en marche!

**PRÉCAUTION:**

Lors d'un complément de niveau faites toujours attention que le liquide de bain est le même que celui se trouvant déjà dans le bain.

**ATTENTION:**

**Le système de sécurité doit être contrôlé au moins 2 fois par an.**

- Pour un test fonctionnel faire couler le liquide jusqu'à ce que l'alarme de sous-niveau soit déclenchée. Ensuite remplir le liquide de bain de nouveau.

## 9. Pannes possibles / Messages d'alarme



Dans les cas des pannes ci-dessous, le compresseur et la pompe du refroidisseur à circulation sont coupés sur les deux pôles.

La lampe de contrôle d'alarme "⚠" est allumée et un signal acoustique **continu** se déclenche.

Le DISPLAY LED indique la raison de l'alarme par un numéro de code.

---



Le signal acoustique peut être arrêté en appuyant sur le poussoir Enter



- Il n'y a pas assez de liquide dans le bain, ou le niveau minimum est dépassé.

Complétez le remplissage de liquide.

- Fuite sur un tuyau (perte de niveau dans la cuve due à la fuite). Remplacez le tuyau et complétez le remplissage de liquide.
- 



Le câble de la sonde de travail est en court circuit ou coupé.

---



Panne dans le convertisseur A/D.

---



La température de retour est au-dessus de la valeur d'arrêt de la sécurité de haute température de 85°.

Contrôlez le dimensionnement de l'application

Eventuellement il faut employer un refroidisseur plus fort.

---



- Arrêt des refroidisseurs à circulation
- Attendre pendant 2 secondes
- Mise en route des refroidisseurs à circulation

Si le refroidisseur à circulation se remet en alarme après l'avoir remis sous tension, il faut le faire contrôler par un service technique.

---

En cas de besoin l'appareil devrait être contrôlé par un technicien de service de JULABO.

### Dérangement momentané non signalé au display.

Sécurité de surcharge du moteur de pompe et du moteur compresseur. Après un court temps de refroidissement, le moteur se remet en marche automatiquement.



### Sécurité électrique:


L'interrupteur (1) de l'appareil est simultanément un dispositif de sécurité. Après refroidissement, il est possible de relancer l'appareil.

## 10. Nettoyage de l'appareil, Réparation



### ATTENTION:

- Avant de nettoyer la face extérieure de l'appareil, débranchez-le du secteur.
- En aucun cas de l'humidité ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Service- et réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et autorisé (électricien).

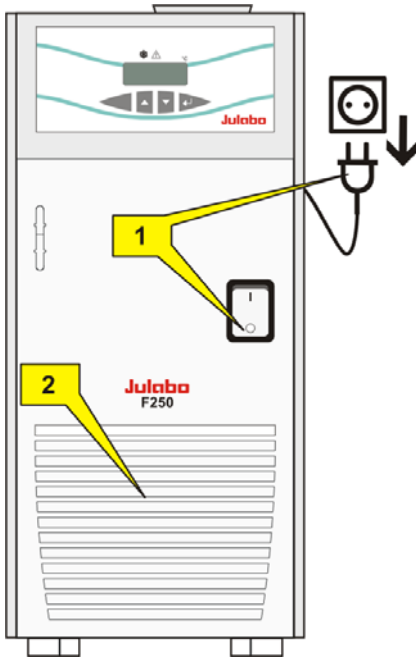

### Maintenir la puissance de refroidissement!

Pour maintenir la pleine puissance de refroidissement, il est nécessaire de nettoyer de temps à autre le condenseur.

1. Arrêtez l'appareil. Débranchez-le du secteur.
2. Enlevez la poussière du condenseur avec un aspirateur.

L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

### Nettoyage:

Pour nettoyer du refroidisseur à circulation, utilisez de l'eau douce avec du savon.

Le refroidisseur à circulation est conçu pour fonctionnement en continu dans des conditions normales d'utilisation. Un service régulier n'est pas nécessaire.

Ne remplissez la cuve qu'avec un liquide approprié. Nous vous recommandons de changer régulièrement le liquide utilisé.

### Service après-vente

Avant d'envoyer un appareil JULABO en réparation, nous vous recommandons de contacter le service agréé JULABO.

Si vous devez retourner l'appareil:

- Nettoyez-le soigneusement. Pensez à la protection du personnel de service.
- Emballez soigneusement l'appareil (si possible dans l'emballage d'origine).
- Joignez une courte description de l'erreur constatée. Si vous avez l'intention de nous renvoyer un appareil JULABO, veuillez trouver un questionnaire sur le site internet [www.julabo.de](http://www.julabo.de)

Veillez compléter ce questionnaire et le joindre à l'appareil ou envoyez le nous par avance par e-mail ou par fax.

- JULABO ne prendra pas en compte une avarie de transport résultant d'un emballage non approprié.




JULABO se réserve le droit dans le sens d'une amélioration de produit de modifier techniquement l'appareil dans le cas où celui-ci est renvoyé en réparation.

### 10.1. Vidange



#### **ATTENTION:**

Avant d'effectuer des travaux de service ou de réparation et avant de déplacer l'appareil, débrayez l'appareil et coupez la connexion au réseau d'alimentation. Suivez les recommandations en vigueur pour éliminer les liquides usagés.

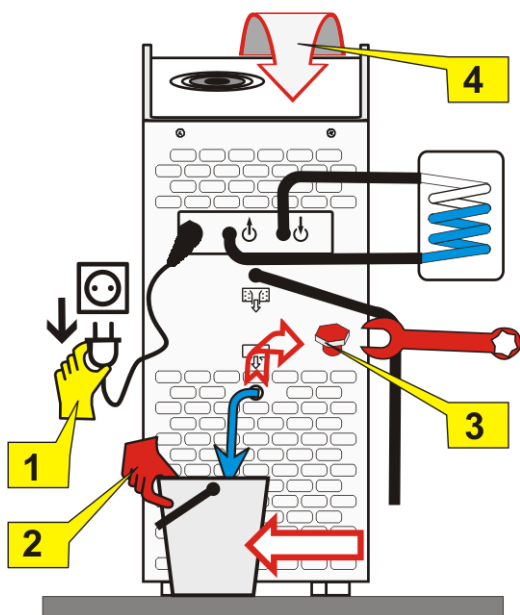

1. Débrayez l'appareil et coupez la connexion au réseau d'alimentation.
2. Placer un récipient adéquat pour recueillir le liquide de refroidissement utilisé.
3. Pour vidanger, ouvrir la vis de vidange à l'arrière de l'appareil.
4. Pour une vidange complète, pencher l'appareil vers l'avant;

Lorsque la cuve est complètement vidangée, **revisez la vis de vidange.**

## 11. Garantie

JULABO se porte garant pour une fonction irréprochable de l'appareil, s'il est branché est traité de manière adéquate et selon les règles du mode d'emploi.

**Le délai de garantie est**

**une année.**

### Prolongation gratuite du délai de garantie

Garantie de 2 années

**1Plus Garantie**

Enregistrement gratuit sur [www.julabo.de](http://www.julabo.de)

Avec la garantie 1PLUS l'utilisateur reçoit une prolongation gratuite du délai de garantie à 24 mois, limité à 10 000 heures de travail au maximum.

La condition est que l'utilisateur enregistre l'appareil sur le site internet de JULABO [www.julabo.de](http://www.julabo.de), en indiquant le no. de série. La date de la facture de JULABO Labortechnik GmbH est décisive pour la garantie.

Au cas d'une réclamation la garantie se limite à une amélioration respectivement une réparation gratuite ou une livraison d'un nouvel appareil, s'il est évident qu'un dérangement ou un défaut est dû à une faute de matériel ou de fabrication.

D'autres demandes d'indemnisation sont exclues.